

주의 사항 (pH 전극)



pH 전극은 고장 수리가 지원 되지 않는 소모품입니다.
출고 후 2주 이내, 공급자측 원인에 의한 기능불량품에 한하여 교체가 가능합니다.

전극을 사용하지 않고 보관 중에도 화학적 변화에 의해 노화가 됩니다.
높은 온도에서는 노화 속도가 더 빨라집니다.

측정시 측정부위가 용액에 닿도록 반드시 세워서 설치 하여 주십시오.

전극은 연결시 BNC 커넥터의 중앙과 외부 2곳의 홈을 확인하여 체결해 주십시오.
무리하게 밀어서 돌릴 경우 커넥터파손 파손, 또는 접촉불량의 원인이 될 수 있습니다.

취급시, 또는 설치 환경에서 외력이 가해지지 않도록 하여 주십시오.

사용하지 않은 전극이라도 개봉된 전극 주위에 소금과 같은 흰색의 고형물이 묻어 있을 수 있습니다. 깨끗한 물로 씻어낸 후 사용하여 주십시오.

버퍼용액에 담겨 있는 전극을 꺼낼 경우 캡을 열고 빼 주십시오.
캡을 열지 않고 무리하게 뺄 경우 캡 내, 외부의 압력차이에 따라 전극에 무리가 가해질 수 있습니다

전극은 제조사별로 각각 특정한 보관용액이 들어있는 캡 안에 젖은 상태로 보관되어 있습니다.
pH 전극이 건조한 상태가 되지 않도록 하여 주십시오.
증류수에 보관하지 마십시오.
증류수에 전극을 보관할 경우 전극의 기대수명을 단축하는 원인이 되기도 합니다